

转膜缓冲液(10×)

Transfer Buffer (10×)

本产品常温运输；保存于室温，保质期 12 个月。

产品规格：

货号：MF6033 包装：500ml/瓶

产品特点：

操作方便 现价比高 转模效果好。

使用说明：

100 mL 转膜缓冲液 (10×) + 700 mL 去离子水 + 200 mL 甲醇（或无水乙醇）。
注意：配制过程中，请先用去离子水稀释转膜缓冲液，最后再加入醇。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
2. 本产品仅限科研使用。



本产品仅供科研使用，请勿用于临床或者其他用途
官网地址：www.biomofa.com